

neodisher[®] EM

Vloeibaar additief met schuimonderdrukkende werking



Belangrijkste toepassingsgebied:

Additief voor emulgering of dispersie evenals schuimonderdrukking in speciale vaatwassers in de cosmetica-industrie, onderzoekslaboratoria, de farmaceutische en de chemische industrie.

Eigenschappen:

neodisher EM versterkt het emulgerende en dispergerende effect van zure of alkalische reinigingsmiddelen. neodisher EM Verwijderd vaste stoffen, paraffine, olie en vetten die niet oplosbaar zijn in zure of alkalische oplossingen. neodisher EM heeft daarnaast ook een schuimonderdrukkende werking.

Geschikt voor glas, roestvaststaal en aluminium.
neodisher EM is geschikt voor alle waterhardheden.

Dosering en gebruik:

Bij gebruik in speciale wasmachines: 1 - 6 ml/l (handmatig te doseren of via een geëigend doseerapparaat).

Opmerkingen:

In het geval van resten oplosbaar in zuur of alkali dient neodisher EM te worden toegevoegd aan het reinigingsmiddel, in het voorspoel- of tijdens het reinigingsproces.

<u>Voedermiddelen:</u>	neodisher LA	3 - 5 g/l en
	neodisher EM	1 - 6 ml/l
<u>Vet, olie, paraffine, mineraalolie:</u>	neodisher A8	3 g/l en
	neodisher EM	1 - 6 ml/l
<u>verf-en lakstoffen:</u>	neodisher A8	3 g/l en
	neodisher EM	1 - 6 ml/l
<u>Laboratoria voor levensmiddelenonderzoek:</u>	neodisher A8	3 g/l en
	neodisher TR 3	1 g/l en
	neodisher EM	1 - 6 ml/l

neodisher[®] LA en neodisher[®] A 8 wordt via het doseervak in de deur toegeediend; in dat geval kan de neodisher[®] EM handmatig hieraan worden toegevoegd.

neodisher EM zo mogelijk toedienen bij temperaturen boven 35 °C.

De neodisher EM gebruiksoptelling moet volledig met water afgespoeld worden.

Niet vermengen met andere producten.

Alleen voor professioneel gebruik!

Productgegevens:

Soortelijkgewicht (20 °C): 0.9 g/cm³

pH-waarde: pH-neutraal

Viscositeit (concentraat, 20 °C): < 50 mPas

Ingrediënten:

Samenstelling conform EG detergents richtlijn 648/2004:

> 30 % niet-ionische tenside

Hantering en opslag:

Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 24 maanden.



Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl

neodisher[®] EM

Vloeibaar additief met schuimonderdrukkende werking



Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

neodisher EM is geen gevaarlijk product volgens de richtlijn 1999/45/EG.

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing is het product veilig, volgens de overeenkomstige richtlijnen, voor gebruik in de voedselverwerkende industrie.

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads"

MB 4300 /2-3
Versie 10-2014
Vervangt 24-08-2011



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl